

Queue de remplacement pour BIO-RAT



Pour s'entraîner à l'injection et au prélèvement sanguin, avec le modèle BIO-RAT

Code/Référence

Reference: BIO-RAT-TAIL

Description

Ce modèle de queue réaliste peut être utilisé pour la pratique des deux principaux gestes techniques :

- **l'injection** : la queue présente **2 veines latérales, clairement visibles sous la peau**
Utilisée sans liquide, vous pourrez pratiquer le geste technique et avoir le ressenti de l'injection de l'aiguille dans la queue
Utilisée avec le faux sang, vous pourrez vous entraîner à l'injection intraveineuse de manière pratique. Si l'aiguille est bien insérée dans la veine, le liquide circule. Sinon, le fluide reste autour de la veine et simule un hématome.
- **Prélèvement sanguin** : connectée à un tube rempli de faux sang, la queue vous permet de pratiquer le prélèvement sanguin avec une aiguille (26g max) et une seringue. Si le geste est correct, **le liquide circulera du tube vers la seringue.**

Caractéristiques

Modèles disponibles

